



Hy-Laboratories Ltd.
Park Tamar
Rehovot 76326 Israel
Tel : 972-8-9366475
Fax : 972-8-9366474
hylabs@hylabs.co.il
www.hylabs.co.il

Modified Semisolid RV Medium

Cat No. BP573/300S

הוראות שימוש

1. המס את הבקבוק (300 מ"ל) בטמפ' של 100 מעלות צלזיוס.
2. ערבב היטב
3. קרר ל-48- מעלות צלסיוס .
4. בעזרת פיפטור הוסף את כל הכמות מתוך המבחנה לבקבוק המומס, לקבלת כמות של 3 מג' (המבחנה מכילה 3 מג' נובוביוצין ב600 מיקרוליטר)
5. ערבב היטב
6. מזוג לצלחות פטרי של 90 מ"מ (20 מל לפלטה).
7. המתן עד להתקרשות חלקית, אן להפוך צלחות.
8. ניתן לשמור את הצלחות כ- שבוע במקרר.